

## Comment utiliser les boucles d'oreille pour petits animaux

**Pour éviter toute infection des boucles d'oreille pour animaux et de l'applicateur, utilisez soit de l'alcool à 70 %, soit une irradiation UV.**

1. Pour la protection de l'animal, il doit être anesthésié durant cette procédure. Détachez la partie femelle de la boucle à l'aide de l'applicateur (comme indiqué à la figure 1). Placez cette partie dans l'emplacement (le côté rouge) de l'applicateur (voir la figure 2 ci-dessous).

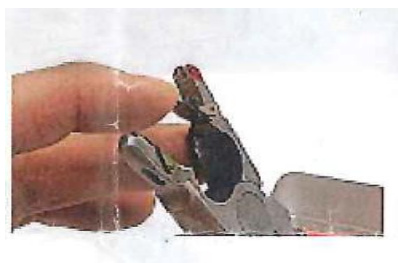
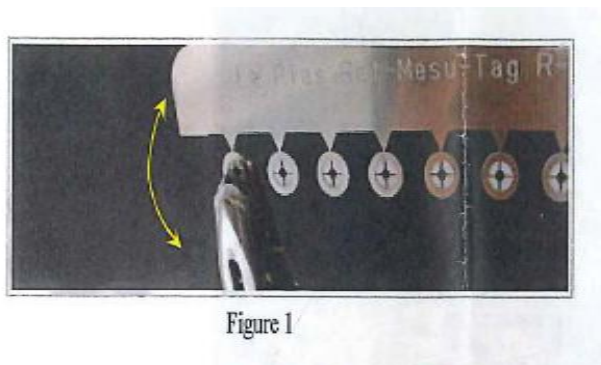


Figure 2

**Note 1:** Assurez-vous que la partie femelle de la boucle est correctement placée dans l'emplacement avant de fixer la partie mâle de la boucle sur le côté opposé de l'applicateur.

4. En tenant la partie mâle de la boucle avec une pince, placez-la dans l'emplacement approprié de l'applicateur (voir les figures 3 et 4 ci-dessous).



Figure 3



Figure 4

5. En exerçant une pression sur les poignées de l'applicateur, positionnez la boucle au milieu de l'oreille, comme indiqué à la figure 5 ci-dessous. Évitez de poser la boucle sur l'anneau de cartilage de l'oreille. De plus, afin d'éviter les saignements, évitez les vaisseaux sanguins présents dans l'oreille de l'animal.

**NOTE 2:** Après la pose, assurez-vous que la pointe de la boucle est bien passée à travers l'orifice.



Figure 5



Figure 6

5 couleurs sont disponibles pour la souris comme pour le rat.  
Rouge – Vert - Bleu - Bleu clair - Noir



**Codes produits :**

**ID007** – Petites boucles d'oreille colorées pour souris, 5 couleurs (20 de chaque)

**ID007A** – Petites boucles d'oreille colorées pour rats, 5 couleurs (20)

**ID007B** – Applicateur pour petites boucles d'oreille animales  
Pour une série de 100 tags de même couleur, ajouter impérativement “**S1**” en indiquant la couleur.

\* La numérotation peut se poursuivre jusqu'à 999.